

SINCE 1889



卓上型パーソナルフード Lab Bubble

Personal Hood (desktop type)



Safety Bubble

PCR Bubble

Glove Bubble

手元が見える・覗ける バブルフェイス 日本初上陸！

使いやすい構造

フードは球体構造。内部の死角が少なく、作業スペースを広く使えます。



カプセルのように上下に分割可能

フード内へ装置を入れやすい構造です。



フィルター交換作業

フィルターはファンに搭載しているユニットを交換するだけです。

※Glove Bubbleを除く



研究者の皆様の声をカタチに!!



- ハザード物質を安全にセミマイクロ秤量したい
- 粉末の飛散・臭気を抑えたい

→ Safety Bubble



- PCRの前処理などクリーン環境で試料を扱いたい
- コンタミネーションを気にせず試料を取り扱いたい




→ PCR Bubble



- ガス置換雰囲気での作業がしたい
- 外部と遮断された環境で作業がしたい

→ Glove Bubble

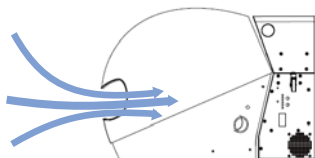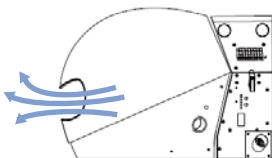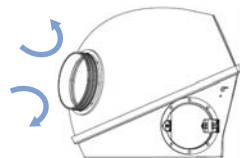

	Safety Bubble	PCR Bubble	Glove Bubble
コンセプト	封じ込め（コンテインメント）	クリーン	隔離
気流イメージ			
換気方式	全排気・槽内陰圧	全給気・槽内陽圧	換気なし・隔離
システム構成	フード本体、ダクト、アラームランプ、ファンフィルターモジュール、風速センサー	フード本体、ダクト、アラームランプ、ファンフィルターモジュール、風速センサー、UV-Cランプ	フード本体、グローブ、Oリング、パスボックス、ガス置換ポート、インフラットプルシール用空気入れ
内蔵フィルター	HEPAフィルター×1、活性炭フィルター×1	HEPAフィルター×2	なし
風速センサー	あり		なし
ケーブル孔	あり	なし	なし（槽内サービスコンセントあり）
電源	単相 90～230V（230V=2A、115V=3.5A）		なし
重量	約38kg（ファンフィルターモジュールを含む）	約38kg（ファンフィルターモジュールを含む）	約10kg
装置寸法	W:832mm×D:820mm×H:585mm（ダクト突起物含まない）		W:977mm×D:652mm×H:578mm
材質	トップモールド：アクリル、ベースセクション：変性ポリプロピレン		
本体カラー	全5色（緑、赤、青、白、黒）		

	Safety Bubble	PCR Bubble	Glove Bubble
カラー/型式 （商品コード）	緑 / BUB-STY-GRN（A002800）	緑 / BUB-PCR-FA-GRN（A002805）	緑 / BUB-GLB-GRN（A002810）
	赤 / BUB-STY-RED（A002801）	赤 / BUB-PCR-FA-RED（A002806）	赤 / BUB-GLB-RED（A002811）
	青 / BUB-STY-BLU（A002802）	青 / BUB-PCR-FA-BLU（A002807）	青 / BUB-GLB-BLU（A002812）
	白 / BUB-STY-WHT（A002803）	白 / BUB-PCR-FA-WHT（A002808）	白 / BUB-GLB-WHT（A002813）
	黒 / BUB-STY-BLK（A002804）	黒 / BUB-PCR-FA-BLK（A002809）	黒 / BUB-GLB-BLK（A002814）
定価	¥990,000	¥1,100,000	¥700,000

- 掲載価格に消費税は含まれておりません。荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
- 本製品はお客様にて据付可能です。弊社技術者による据付、IQ/OQ、バリデーションは対象外となります。




Safety Bubble製品紹介




PCR Bubble製品紹介




Glove Bubble製品紹介




Safety Bubbleメンテナンス方法




PCR Bubbleメンテナンス方法



YouTubeにて
各種動画公開中

「YouTube」はGoogle.incの登録商標です。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

SINCE 1889



ヤマト科学株式会社

本社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1



お客様総合サービスセンター **0120-405-525**
 携帯電話からのお問い合わせ **0570-064-525**

受付時間 9:00～19:00 ※土・日・祝日・振替休日を除く
 （12:00～13:00の間も受け付けております）

www.yamato-net.co.jp

<E-mail>info@yamato-net.co.jp

●営業・サービス拠点

札幌 (011)707-0371 千葉 (043)241-7085 横浜 (045)828-1631 京滋 (075)646-5671
 仙台 (022)298-3781 東京 (03)5639-7071 厚木 (046)224-6911 関西 (06)6101-3112
 前橋 (027)280-4650 東京北 (03)5939-4761 長野 (026)291-6001 広島 (082)221-0921
 筑波 (029)852-3411 東京西 (042)352-3211 静岡 (054)288-9025 福岡 (092)263-7550
 北関東 (048)642-2569 川崎 (044)540-3751 名古屋 (052)202-3051